

PROFILLETTE™ 406

OPERATING INSTRUCTIONS BETRIEBSANWEISUNG MODE D'EMPLOI

SAFETY PRECAUTIONS

Observe manufacturer's recommendations. Refer to and follow regulations about handling of potentially hazardous reagents.

OPERATION

Carefully insert pipette into silicone holder. Hold Profillette™ in vertical position and rotate wheel to aspirate. Stop at slightly higher level than required volume; then adjust precisely. To release drop by drop, turn wheel. Press side lever for fast release.

MAINTENANCE

Do not allow liquid to enter the Profillette™. Instrument is not autoclavable.

ORDERING INFORMATION

Profillette™ 406	Colours	Packaging	Cat. No.
Fits pipettes up to 2 mL	blue	1/pk	406.002
Fits pipettes up to 10 mL	green	1/pk	406.010
Fits pipettes up to 25 mL	red	1/pk	406.025

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Empfehlungen des Herstellers beachten. Vorschriften über Handhabung von möglichen gefährlichen Reagenzien befolgen.


INBETRIEBNAHME

Pipette vorsichtig, in Pipettenhalter einfügen. Ansaugen: Profillette™ vertikal halten, Rädchen drehen. Mehr Flüssigkeit als benötigtes Volumen aufsaugen; danach abgleichen. Rasche Abgabe durch Pressen des Auslassventils; oder schrittweise durch Drehung des Rädchens.

INSTANDHALTUNG

Keine Flüssigkeit in die Profillette™ aufsaugen. Das Instrument ist nicht autoklavierbar.

BESTELLINFORMATION

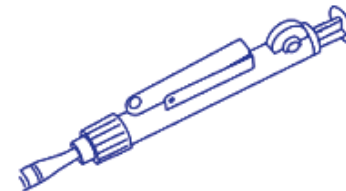

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Respecter les consignes d'utilisation. Connaître et suivre les règles de sécurité concernant l'emploi de réactifs dangereux.

UTILISATION

Insérer gentiment la pipette dans porte-pipette. Tenir la Profillette™ verticalement, tourner la molette pour aspirer. Dépasser légèrement le volume désiré, puis ajuster exactement. Tourner la molette pour distribuer au compte-goutte. Ecoulement rapide en pressant sur la soupape.

ENTRETIEN

Ne pas aspirer de liquide à l'intérieur de la Profillette™. L'instrument n'est pas autoclavable.

CATALOGUE

Description	Packaging	Cat. No.
Set of Profillette 2/10/25 mL	3/pk	406.300
Spare silicone pipette holder	1/pk	1.406.01
Replacement nose screw	1/pk	1.406.02

L406.P – C 625