

# Pipette für 1:10 Verdünnungen



## Acura® dilute 810

Die Luftpolster-Pipette mit zwei vorkalibrierten Stufen, erlaubt aufeinanderfolgende Abgaben von 1 und 0.1 ml derselben Flüssigkeit. Ein universeller Metallkonus sorgt für den perfekten Sitz langer PP-Halmspitzen für die Probenentnahme in engen oder tiefen Gefässen (u.a. Stomacher® Beuteln). Eine ideale Alternative zu graduierten Glaspipetten bei serienmässigen 1:10 Verdünnungen in der Bakteriologie. Drei Jahre Garantie.

- Zwei vorkalibrierte Fixvolumina – keine Einstellung nötig
- Sanfte Aktivierung, hervorragende Ergonomie
- Austauschbarer PE-Schutzfilter
- Regulierbarer Spitzen-Abwurf Justip™ für alle gängigen Spitzen
- Unabhängige Kalibration für jedes Volumen
- Einfache Wartung, Reinigung und Desinfektion
- Komplett autoklavierbar bei 121 °C / 250 °F

**810**

1 + 0.1 ml

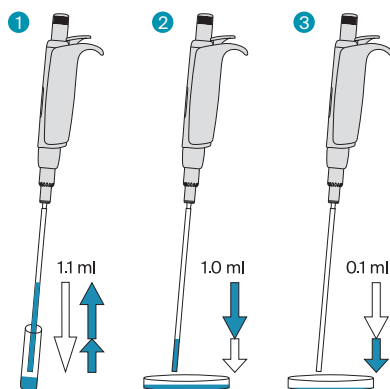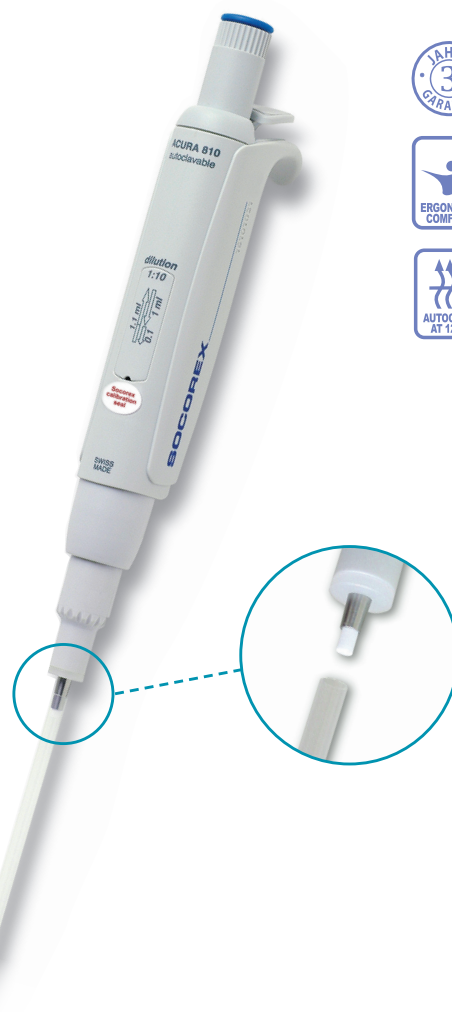


### Einfache Bedienung

- 1 Druckknopf durchdrücken, langsam freigeben und 1.1 ml Flüssigkeit aufsaugen.
- 2 Druckknopf bis zum ersten Anschlag herunterdrücken und 1 ml Flüssigkeit in erstes Empfängergefäss abgeben.
- 3 Druckknopf bis zum zweiten Anschlag herunterdrücken und 0.1 ml Flüssigkeit in das nächste Empfängergefäss abgeben.

### Leistungsdaten und Bestellinformationen - Instrument

Volumen	Unrichtigkeit (E%)	Unpräzision (CV%)	Kat. Nr.
1 ml	<± 0.5 %	< 0.4 %	810.1100
0.1 ml	<± 2.0 %	< 2.5 %	

Leistungswerte wurden mit bidest. Wasser bei einer konstanten (± 0.5 °C) Raumtemperatur zwischen 20 und 25 °C gemäss ISO 8655 erreicht.

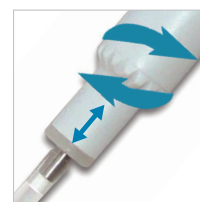

### Keine Einstellungen nötig

Zwei vorkalibrierte Fixvolumina in einem Kolbenhub.

### Innovative Doppel-Kalibration

Die beiden Volumina 1 ml und 0.1 ml sind getrennt kalibrierbar. Eine Siegel-Etikette kann nach der Kalibration als Schutz angebracht werden.

### Justip™ Spitzenabwurf

Nach links oder rechts drehen, um Schafthöhe an den Sitz der Halmspitze auf dem Konus anzupassen.

### Halmspitzen

Hochreines Polypropylen. Länge 190 mm. Speziell entwickelt für enge Gefässe und Stomacher® Beutel. Breiter Durchmesser (4 mm) verhindert Verstopfen durch Partikel in Suspension.

### Bestellinformationen - Zubehör

Beschreibung	Verpackung	Kat. Nr.
Halmspitzen, Polypropylen, steril, (L: 190 mm, Ø: 4 mm)	40x 25 / Vpk	313.1119.40
Schutzfilter, PE Material	100 / Vpk	322.810
Ständer 340 für 3 Pipetten	1 / Vpk	320.340
Regal-Pipettenhalter für 2 Pipetten	1 / Vpk	320.332
Regal-Pipettenhalter für 2 Pipetten Multipack	4 / Vpk	320.332.4